


Οδηγίες χρήσης για λήψη δείγματος από επιφάνειες

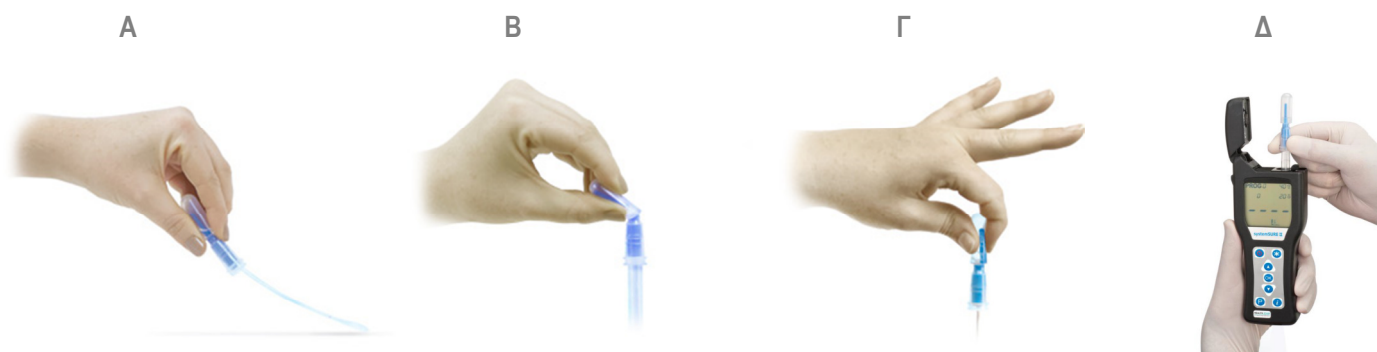

- A.** Ανοίξτε το καπάκι του swab και με την άκρη (μπατονέτα) πάρτε δείγμα από την επιφάνεια ή την επιφάνεια του εργαλείου που επιθυμείτε.
- B.** Τοποθετήστε το swab πίσω στο πλαστικό σωλήνα του και σπάστε το επάνω τμήμα λυγίζοντας το δεξιά και αριστερά.
- Γ.** Πιέστε το επάνω τμήμα (σαν να το σπάτε) ώστε να απελευθερωθεί το υγρό αντιδραστήριο μέσα στο σωλήνα και ανακινήστε το swab για 10-15 δευτερόλεπτα ώστε να εμποτιστεί η μπατονέτα.
- Δ.** Τοποθετήστε το swab στο μηχάνημα Reader. Πατήστε OK και περιμένετε 15 sec μέχρι να εμφανιστεί η τιμή RLU.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Το μηχάνημα πρέπει να βρίσκεται σε κάθετη θέση ώστε το αποτέλεσμα να είναι έγκυρο.

